

Mise en place du set de polarisation

Réf. 738645



1) Positionner le grand polarisateur sur la source lumineuse :



2) Sortir l'oculaire du tube ; l'analyseur doit être placé à l'intérieur de celui-ci :




Pour ce faire, procéder comme suit :

- Dévisser les 2 parties de l'oculaire



- Placer l'analyseur dans la partie basse (petite partie) de l'oculaire
L'analyseur présente un contour avec un décalage entre le dessus et le dessous de façon à se positionner correctement dans la partie basse de l'oculaire

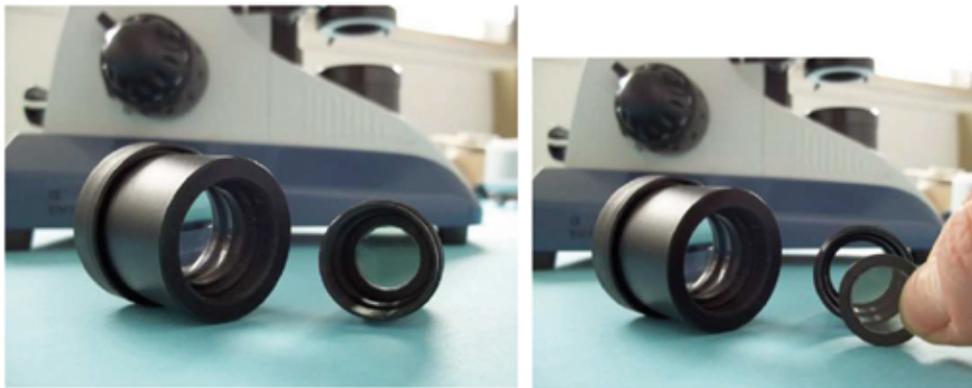

- Revisser les 2 parties de l'oculaire à la VERTICALE de façon à ce que l'analyseur ne bascule pas



- 3) Replacer l'oculaire dans son tube et observer :
On pourra changer la polarité de la lumière en façon tourner le polariseur positionné sur la source lumineuse.